

Dubblerad ATP provtagning med renbarhetsverifiering och mikrobiologisk utvärdering


Testalgoritm för dubblerad provtagning, renbarhetsverifiering och ev. mikrobiologisk utvärdering. Gäller för Clean-Trace™ ATP-mätare. ATP-gränsvärden för Hygienklass 2 eller 3, Kvalitetsnivå 5 (SS 8760014).



Kritiska tagytor (kontrollpunkter)
Utför 2 st. ATP-test på en kontrollpunkt, undvik att överlappa svabbytor (t.ex. 2 x 10 cm x 10 cm)


Bedömning resultatutfall

- ATP ≤ 250 RLU per 100 cm²
- ATP 250 – 500 RLU per 100 cm²
- ATP > 500 RLU per 100 cm²

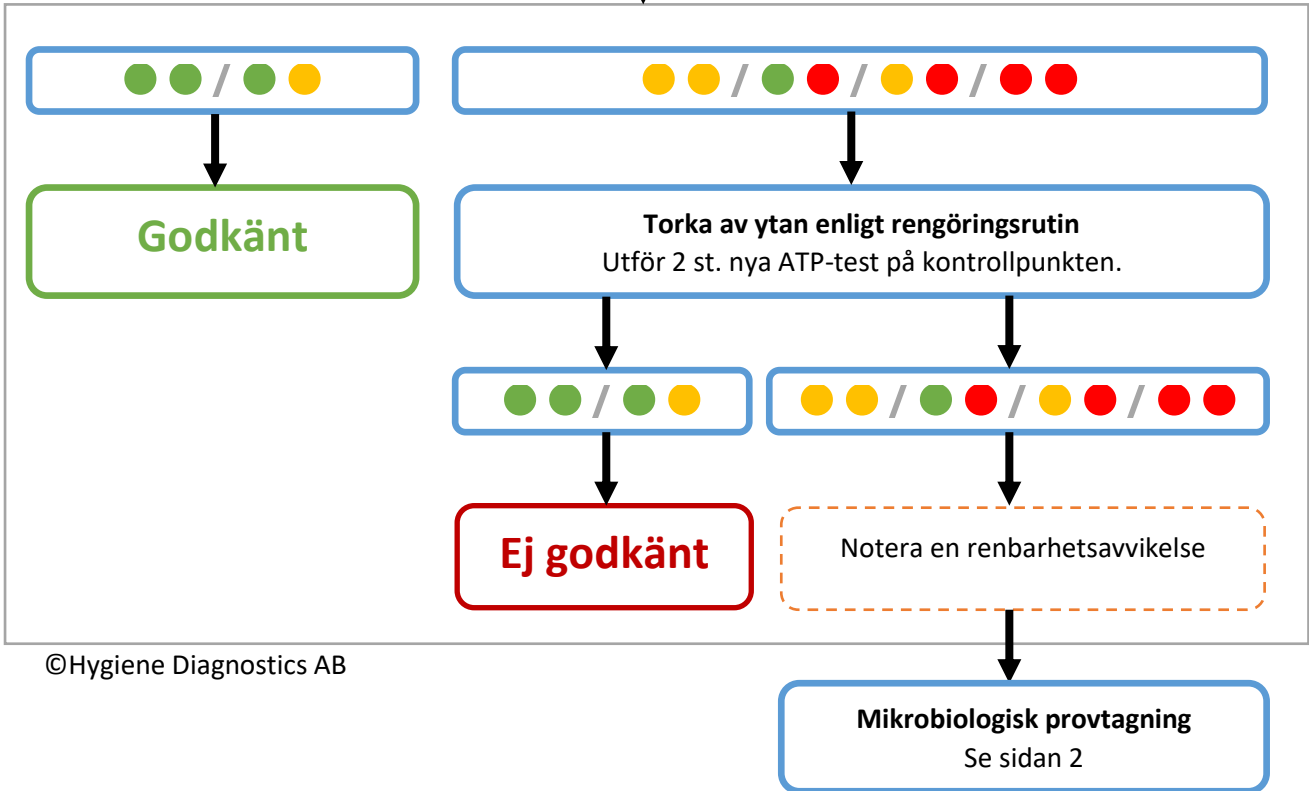

©Hygiene Diagnostics AB

Dublerad ATP provtagning med renbarhetsverifiering och mikrobiologisk utvärdering

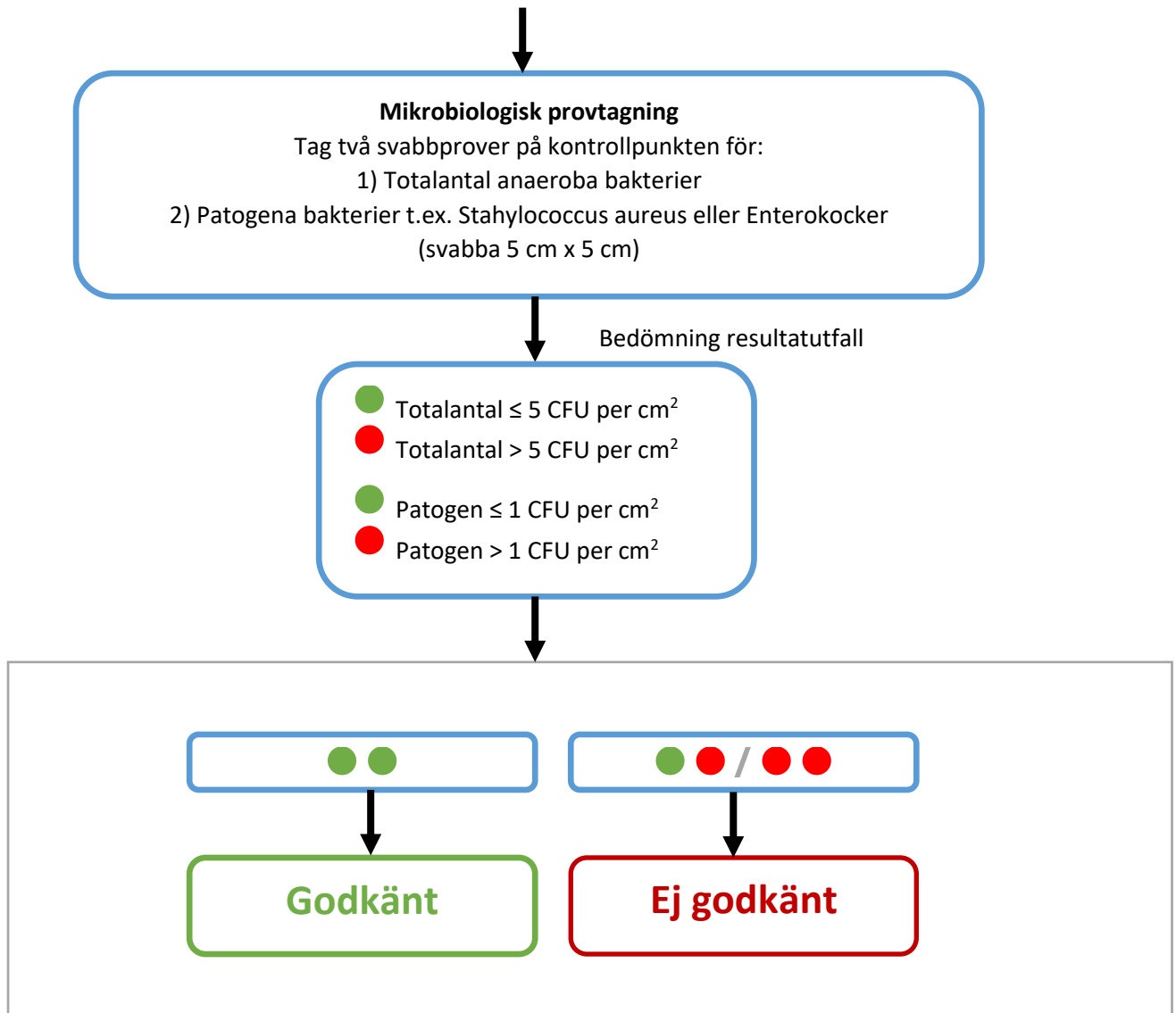

©Hygiene Diagnostics AB

Vid frågor kontakta:

Frank Axelsson, frank@hygiene-diagnostics.se