

Testalgoritm för dubblerad provtagning med renbarhetsverifiering. Gäller för Clean-Trace™ ATP-mätare. ATP-gränsvärden för Hygienklass 2 eller 3, Kvalitetsnivå 5 (SS 8760014).




### Kritiska tagytor (kontrollpunkter)

Utför 2 st. ATP-test på en kontrollpunkt, undvik att överlappa svabbytor (t.ex. 2 x 10 cm x 10 cm)

Bedömning resultatutfall

- ATP ≤ 250 RLU per 100 cm<sup>2</sup>
- ATP 250 – 500 RLU per 100 cm<sup>2</sup>
- ATP > 500 RLU per 100 cm<sup>2</sup>

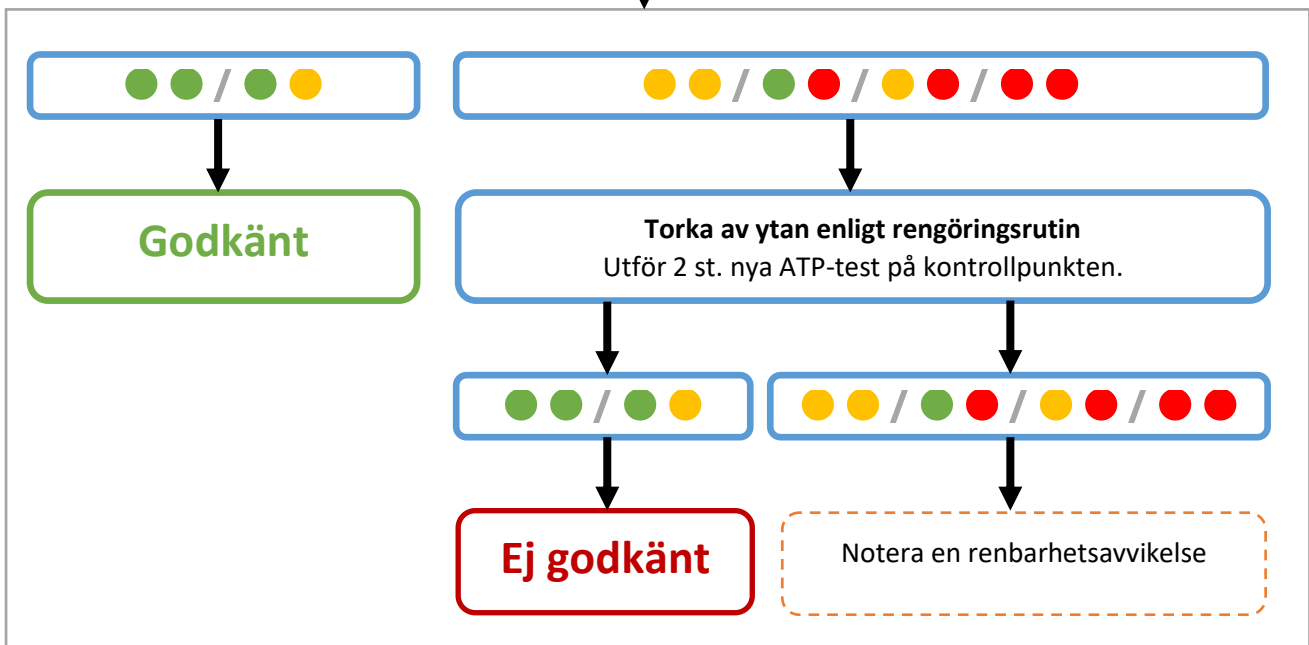

©Hygiene Diagnostics AB

Vid frågor kontakta:

Frank Axelsson, [frank@hygiene-diagnostics.se](mailto:frank@hygiene-diagnostics.se)