



Instruktion Allergentest

Omgivningsprovtagning

Art. nr L25XXX

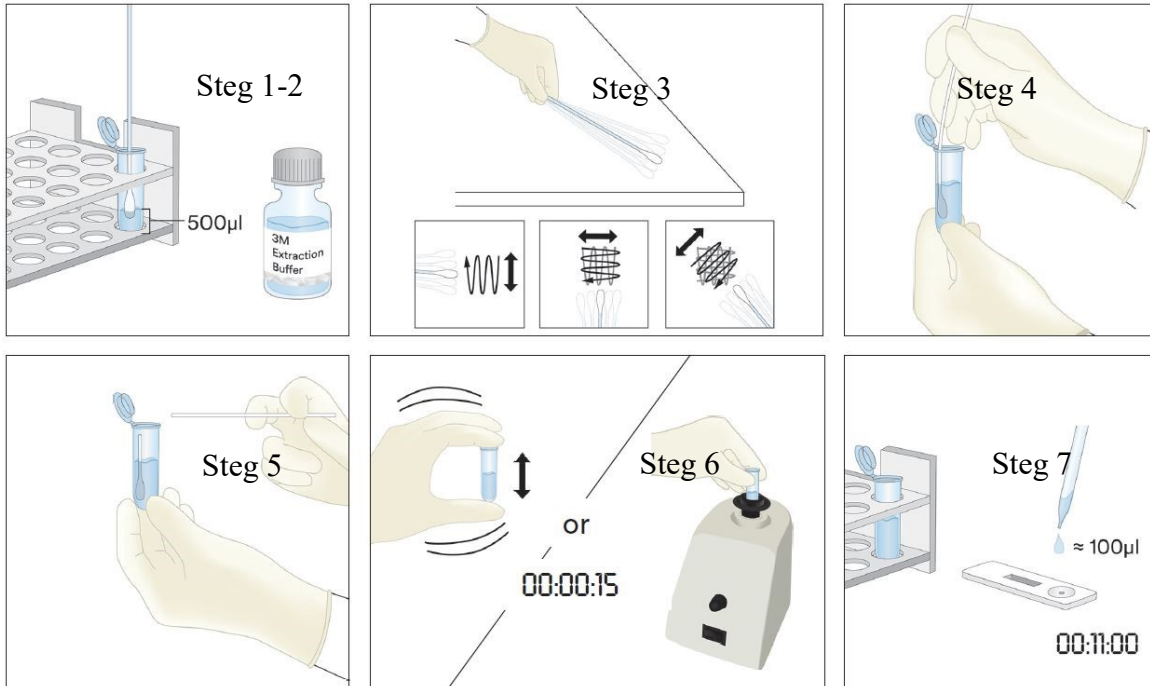

1. Pipettera 0.5 ml (500 µL) eller 20 droppar av ”3M Extraction Buffer” till ett provrör.
2. Använd en ren svabb och doppa i provröret för att fukta svabben.
Tryck försiktigt svabben vid sidan av provröret för att ta bort överskott av vätskan.
3. Svabba en provyta motsvarande 10 x 10 cm. Roter svabben så att hela svabben utnyttjas.
4. Lägg tillbaka svabben i röret. Tryck försiktigt svabben vid sidan av provröret för att lösgöra provet.
5. Bryt av svabben så att toppen hamnar i provröret.
6. Skaka röret ordentligt i cirka 15 sek.
7. Ta fram ett 3M specifikt allergen LFD (Lateral flow Device) test från förpackning. Droppa fyra droppar eller pipettera 100 µL av prov till testcirkeln.
8. Starta klockan 11 ± 1 min. Läs av resultatet.

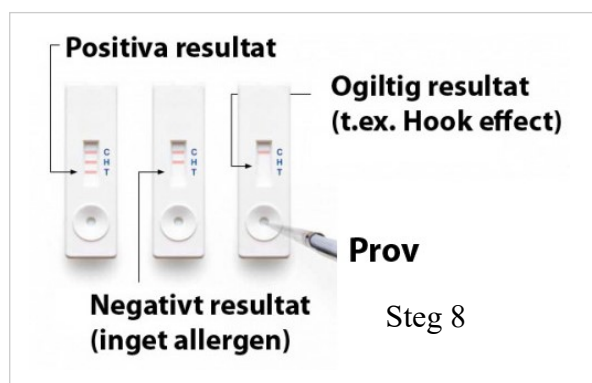

Konsumentkontakt:

 Hygiene Diagnostics AB
 info@hygiene-diagnostics.se,
 Tel: +46 (0)18-470 4490